

ビッグユニバーサルトラップは重要な消耗品です。

トラップは機器の後方にぶら下がるように設置されていませんか。

ビッグユニバーサルトラップ用スタンドは一般的に交換しやすい位置に立てて設置配管するため、トラップ交換をする際の煩わしさはありません。

BUTS11,BUTS12によりガスの巻き込みなどの心配をせずに交換ができるようになります。



※写真にあるビッグユニバーサルトラップは含まれません

BUTS10 ビッグユニバーサルトラップ用スタンド

- スタンドのみ
- トラップをスタンドに固定した状態で配管を接続できます

BUTS11 パージバルブ付ビッグユニバーサルトラップ用スタンド

- スタンド本体にトラップ接続用配管、ガスIN側にストップバルブ、ガスOUT側にパージ機能付3方バルブで構成
- トラップ取外し時：ガスIN/OUT側バルブを操作してトラップへのガスを遮断
- トラップ取付け後：ガスIN側バルブ操作とガスOUT側バルブのパージ機能にてトラップ内部のパージが可能

BUTS12 パージ・バイパスバルブ付ビッグユニバーサルトラップ用スタンド

- スタンド本体にトラップ接続用配管、ガスIN側にストップバルブ、ガスOUT側にパージ機能付3方バルブ、バイパス用バルブで構成
- BUTS11の機能に加えて、バイパスバルブ機能にて機器へガスを流しながら、トラップを交換することが可能

ビッグユニバーサル用スタンド BUTSシリーズ

品番	BUTS10 BUT用スタンド	BUTS11 パージバルブ付BUT用スタンド	BUTS12 パージ・バイパスバルブ付BUT用スタンド
本体寸法(mm) W×D×H	100×90×460	130×120×460	130×120×460
本体重量(kg)	1.1	1.9	2.1

※本体寸法に突起部、配管部は含まれていません



ラボソルテック合同会社

〒190-0003 東京都立川市栄町 3-56-14-201
TEL:042-595-8687 / FAX:042-633-0282
mail:info@labosoltech.com



- 一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へ