

各社周辺機器のリモート信号の接続/切断をワンタッチで。
つなぎ込みの煩わしさを解消

- 電源不要
 - 接続したい装置のボタンを押して接続(緑表示)、もう一度押して切断
 - 共通のCOMモードが2個あるのでYケーブル不要
 - GC、GC/MSの使い分けと周辺機器の接続をこれ一つで解決
- ※接続ポートの違うタイプが必要な場合はご相談ください。



設置例




背面

内部配線


- 全ポートの1番ピン : GNDとして常に接続
- 1~3番ポート : ボタンで接続/切断の切替え
ポートの2~9番ピンがCOMと接続/切断
- COMポート 2個 : 全ピン常に接続

接続例

- 常にGC/MSとして使用する場合
COMポートにGCとMSを接続
周辺機器を1~3番ポートに接続

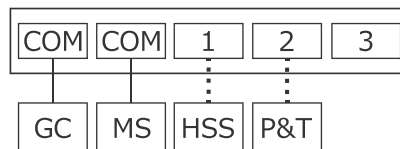

- GCとGC/MSの使い分けをする場合
COMにGC、1番ポートにMSを接続
周辺機器を2~3ポートに接続
・GCのみの時1番を切断
・GC/MSの時1番を接続

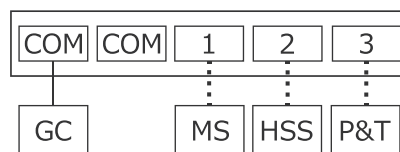

リモート信号接続器 RSC330 仕様

接続ポート	COM	全ピン常時接続
	1~3	2~9番ピンCOM接続/切断、1番ピン常時接続(GND)
本体寸法(mm)	130(W)×135(D)×63(H)	
本体重量(kg)	0.6	
付属品	D-sub9ピンケーブル(オス-オス) 1.2m	



ラボソルテック合同会社

〒190-0003 東京都立川市栄町 3-56-14-201
TEL:042-595-8687 / FAX:042-633-0282
mail:info@labosoltech.com

- 一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へ